




WZ-50型微型制样机

(GJ-0型微型制样机)

概 况

本产品是煤质分析化验制样的专用设备，与传统的制样机相比，它具有以下优点：

- 1、 设计合理，外型美观。
- 2、 重量与体积均是传统式的四分之一，占位小，包装运输方便。
- 3、 操作简便，安全可靠。
- 4、 电源为 220 伏、无须架动力电。
- 5、 节约能源，电机为 180 瓦，（传统式为 1.1 千瓦）。为了你的安全，开机前请按以下说明操作。

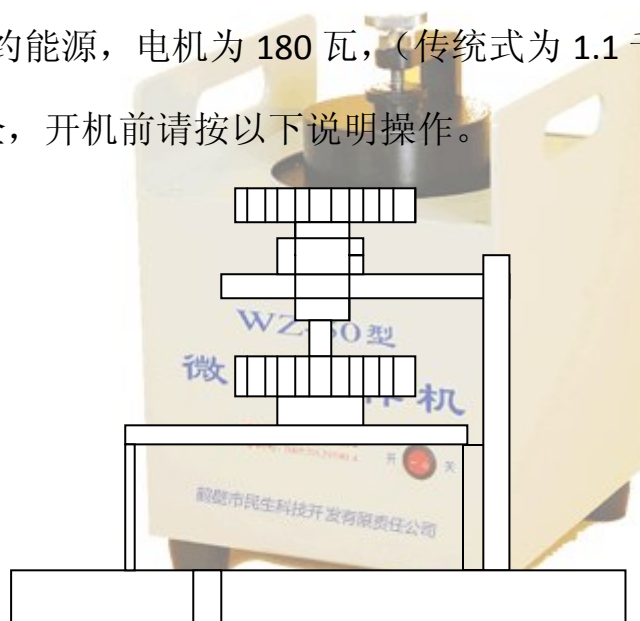

一、 使用前


- 1、 开关务必在“关”位。
- 2、 不允许空机运转。
- 3、 务必将煤杯正确安放。
- 4、 接地牢靠。

二、 使用方法

- 1、 逆时针旋松锁母，同时将手柄选松数圈，腕部稍稍抬起，并顺手取出煤杯，打开杯盖，将污垢擦拭干净。
- 2、 将试样（约 50 克）放入煤杯内，（先放撞击块），盖上杯盖。
- 3、 煤杯外缘侧壁上的窝孔对准销钉 1，以此定位，左右摆动煤杯，使销钉 2 进入杯盖下端的窝孔。
- 4、 旋紧手柄（无须太紧），使手柄的端头进入杯盖上面的窝孔内，并同时旋紧锁母，即可开机。
- 5、 约 3 分钟关机，做样完毕，按使用方法的第一条取下煤杯。

三、 提示

- 1、 做完试样后，有时会出现煤杯盖打不开的现象，是煤杯室被真空的缘故，您只需用碰物在杯底敲击一下或数下即可。

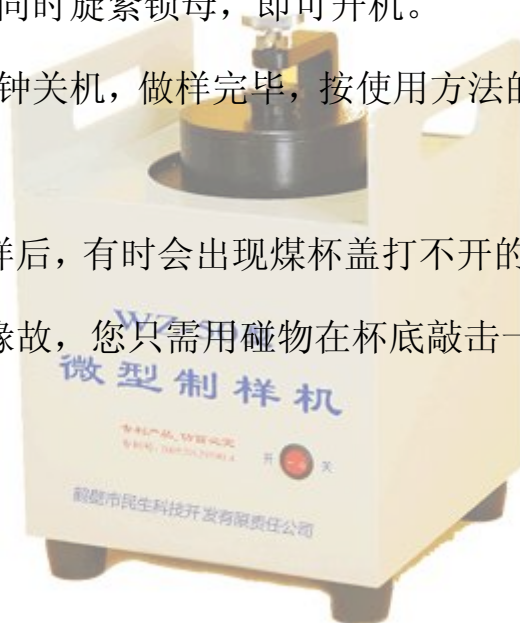

电话：0392-3313798 2170277

传真：0392-2172001 3378388

E_mail: hbmskj@163.com

QQ: 1006947583、2436883037

网址： <http://www.caiheht.com>

手机：153803929257、18939292509

地址：河南省鹤壁市淇滨区金山路北段

鹤壁市民生科技开发有限责任公司

Hebi MingShen Science & Technology Development Corporation Limited

地址：河南省鹤壁市淇滨大道41号

电话：0392-3313798 2170277

传真：0392-2172001 3378388

手机：13803929257、18939292508、18939292509

E_mail:hbmskj@163.com

邮编：458030

网址：<http://www.caiheht.com>